



特點

*操作簡便,保證不漏膠。

*緩衝液消耗量少。

*種類齊全。

*一次可跑兩片膠。

規格

*玻璃片強化設計不易破。


*除玻璃外,幾乎不需要其它耗材。

型號	GHE350	GHE320	GHE315	GHE300
品名	9cm 標準小型 垂直電泳槽	9cm 及 12cm 標準小型 垂直電泳槽	9cm 標準中型 垂直電泳槽	12/16cm 標準大型 垂直電泳槽
膠體大小 W×L(mm)	82×77	82×77 82×103	120×77	150×115 150×155
槽體尺寸 W×D×H(mm)	135×90×125	135×90×155	175×85×125	230×110×210
樣品數	20 (10wells×2)	40 (10wells×4)	30 (15wells×2)	76 (19wells×2)
緩衝液量	400ml	400~600ml	600ml	800~1000ml
特色	操作簡單	同一個電泳槽可選用 兩種膠體長度	適用於多樣品數	同一個電泳槽可選用 兩種膠體長度 (內含:冰磚 2)
標準配件	1.主槽體 x1,上蓋 x1,鑄膠長尾夾x12,玻璃片組 x4,齒梳 x4,鑄膠器 x2,鑄膠擋板x2(限 GHE320,GHE300),玻片組裝座x1, 玻片拆卸握把 x1,玻片架 x1(限 GHE350,GHE320,GHE 315),電源接線 x1,操作說明 x1 2.限 GHE350,GHE 315 主槽體 x1,上蓋 x1,鑄膠長尾夾 x12,玻璃片組 x2,齒梳 x2 鑄膠器 x1,鑄膠擋板 x1,玻片組裝座 x1, 玻片拆卸握把 x1, 玻片架 x1,電源接線 x1,操作說明 x1			
標配齒梳	齒梳:10wells 厚度:1.0mm	齒梳:10wells 厚度:1.0mm	齒梳:15wells 厚度:1.0mm	齒梳:19wells 厚度:1.0mm


操作流程




一. 組裝玻璃片組。

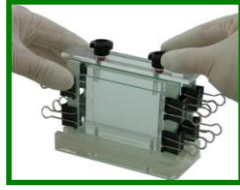


二. 玻璃片組置於鑄膠座，均勻旋轉上鈕到適當緊度。

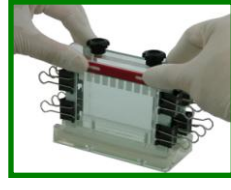


三. 灌膠並置入齒梳。

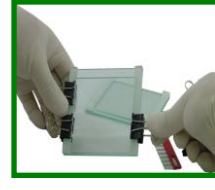


四. 待膠凝完全後，拔掉齒梳與長尾夾。

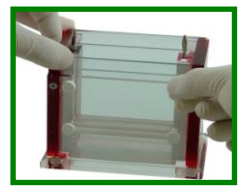

五. 將玻璃片組架上電泳槽，旋緊槽上四個旋鈕。須留意玻璃底部有無氣泡。

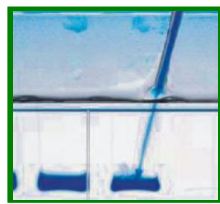


六. 注入樣品、標準品緩衝液。進行電泳。

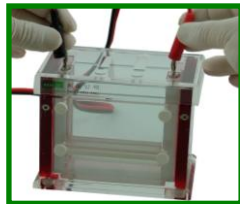

七. 蓋上安全蓋並接線於電源供應器。



八. 以拆卸把分離玻璃片組，取出膠體進行染色或轉漬。

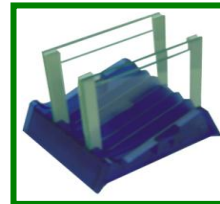

九. 以清水清洗玻璃片、槽體及鑄膠座並晾乾。

選配件

型號 Comb 齒梳 (mm)	GHE350 9cm 標準小型	GHE320 9cm/12cm 標準小型	GHE315 9cm 標準中型	GHE300 12cm/16cm 標準大型
3 mm (厚度:1.0mm)	齒梳 15:VGC15 <u>10</u> 08	齒梳 15:VGC15 <u>10</u> 08	齒梳 26:VGC26 <u>10</u> 12	
4 mm (厚度:1.0mm)	齒梳 12:VGC12 <u>10</u> 08	齒梳 12:VGC12 <u>10</u> 08	齒梳 18:VGC18 <u>10</u> 12	齒梳 23:VGC23 <u>10</u> 15
5 mm (厚度:1.0mm)	齒梳 10:VGC10 <u>10</u> 08	齒梳 10:VGC10 <u>10</u> 08	齒梳 15:VGC15 <u>10</u> 12	齒梳 19:VGC19 <u>10</u> 15
6 mm (厚度:1.0mm)	齒梳 9:VGC09 <u>10</u> 08	齒梳 9:VGC09 <u>10</u> 08	齒梳 13:VGC13 <u>10</u> 12	齒梳 17:VGC17 <u>10</u> 15
7 mm (厚度:1.0mm)	齒梳 8:VGC08 <u>10</u> 08	齒梳 8:VGC08 <u>10</u> 08	齒梳 12:VGC12 <u>10</u> 12	齒梳 15:VGC15 <u>10</u> 15
13 mm (厚度:1.0mm)	齒梳 5:VGC05 <u>10</u> 08	齒梳 5:VGC05 <u>10</u> 08		
5-60-5mm (厚度:1.0mm)	齒梳 3:VGC03 <u>10</u> 08	齒梳 3:VGC03 <u>10</u> 08		

Comb 厚度為 0.75mm 時，產品編號為 75 取代原 1.0mm 厚度的 10。例如 10wells, 0.75mm 厚 for GHE350 之 comb 的產品編號為 VGC107508

Comb 厚度為 1.5mm 時，產品編號為 15 取代原 1.0mm 厚度的 10。例如 10wells, 0.75mm 厚 for GHE350 之 comb 的產品編號為 VGC101508

玻璃片組 含1.0mm spacer	2 對:GHE1009 <u>10</u> 10 片凹:VGE109 <u>10</u> 10 片平:VGE1009 <u>00</u>	2 對:GHE101210 <u>10</u> 10 片凹:VGE1012 <u>10</u> 10 片平:VGE1012 <u>00</u>	2 對:GHE1409 <u>10</u> 10 片凹:VGE1409 <u>10</u> 10 片平:VGE1409 <u>00</u>	1 對:GHE1812 <u>10</u> 1 對:GHE1816 <u>10</u>
-----------------------	--	---	---	--

Spacer 厚度為 0.75mm 時，產品編號為 75 取代原 1.0mm 厚度的 10。例如 1 對 spacer 0.75mm 厚之玻片 for GHE350 產品編號為 GHE100975

Spacer 厚度為 1.5mm 時，產品編號為 15 取代原 1.0mm 厚度的 10。例如 1 對 spacer 1.5mm 厚之玻片 for GHE350 產品編號為 GHE100915